

BioCompact II 410

GRAM

Biostorage you can depend on



BioCompact II RR410.
Lades, glasdeur en vloeistofhouder als optie mogelijk.

De **BioCompact II 410** is een hoge koel- of vrieskast die weinig vloerruimte nodig heeft, bij uitstek geschikt is voor medische opslag, én een grote koelcapaciteit koppelt aan een sterke prijs/kwaliteit verhouding.

De **BioCompact II 410** presteert aanzienlijk beter dan andere koelingen in dit segment vanwege een nieuw professioneel - geforceerd - koelsysteem (blokverdamer) met een unieke luchtgeleiding waarmee betrouwbare opslag van farmaceutische producten is verzekerd. Zowel de koel- als ook de vrieskasten zijn standaard met automatische ontdooiing.


Het interieur van de **BioCompact II 410** kan naar wens worden ingedeeld. Zo heeft u de keus uit roosters, lades, geperforeerde rvs legschappen en draadmanden. Ook als er weinig plaats is biedt de BioCompact II maximale opslagruimte terwijl de kast maar weinig vloerruimte inneemt.

Gram past milieuvriendelijke - HFC vrij - isolatie (cyclopentaan) toe en is verkrijgbaar met halogeenvrij (natuurlijk) koudemiddel of HFC-koudemiddel.

De BioCompact II koel- en vrieskasten behoren tot de meest energiezuinige in de markt. Uitwendig in wit of roestvaststaal, inwendig uit één stuk vormgegoten ABS-kunststof vervaardigd met mooie afgeronde hoeken.



De BioCompact II 410 is verkrijgbaar als koelkast of vrieskast uitwendig wit of in roestvaststaal. Keuzemogelijkheid in glasdeur met verlichting (alleen bij koeling) of dichte deur.

 II 3G Ex nA nC nL IIB T6
II 3G Ex nA nC nL IIB T4
TÜV 10 ATEX 381563

Biostorage
you can
depend on



BioCompact II 410



Biostorage you can depend on

Unieke Gram BioLine besturing

De elektronische besturing is standaard met o.a.: Potentiaalvrij contact voor externe alarmering (2-polig). Instelbaar akoestisch en optisch alarm (deurtemperatuur- en sensoralarm) en opslag alarm historie. Producttemperatuurweergave in display (naar keuze). Toetsenblokkering. Kalibratie-mogelijkheid sensoren. Foutdiagnose en serviceprogramma.



Doorvoer opening

24,5 mm doorvoer opening om eenvoudig externe voelers te plaatsen.





E-sensor

Extra sensor voor weergave van de producttemperatuur.



Professionele lamellen (blok)verdamper

Toepassing van een professionele lamellen verdamper is uniek in dit segment van de medische koel- en vrieskasten. De herstellijd na deuropening wordt hierdoor tot een minimum beperkt en garandeert met het Gram luchtgeleidingssysteem een stabiele temperatuur door de gehele kast.

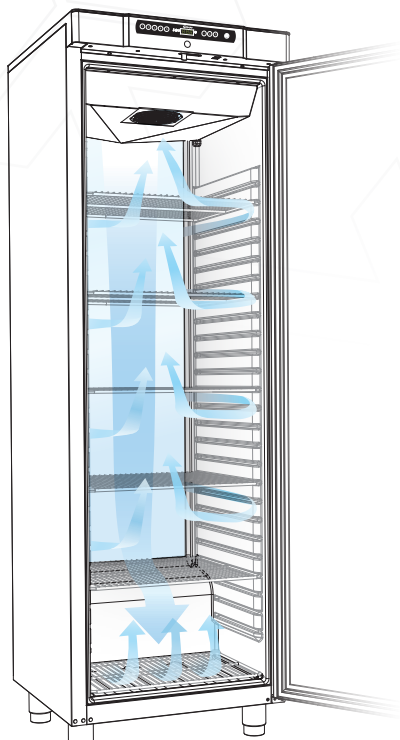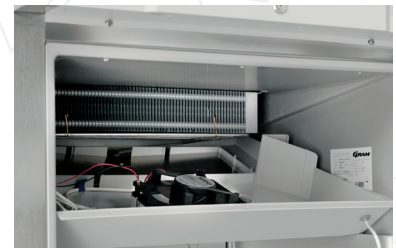

Poten of wielen Inwendig ABS

De binnenwand is uit één stuk vormgegoten ABS-kunststof vervaardigd.

ATEX

Alle BioCompact II modellen voldoen aan ATEX Cat.3 Zone 2 vereisten, zowel intern als extern, en zijn dus geschikt voor plaatsing in een mogelijk explosieve atmosfeer.



LUCHTGELEIDING

Het unieke Gram BioLine luchtgeleidingssysteem garandeert gelijkmatige koeling in de kast met een zeer laag energieverbruik.

Technische gegevens	BioCompact II RR 410	BioCompact II RF 410
Temperatuurbereik	+20/+2°C	-5/-25°C
Omgevingstemperatuur	Dichte deur 10/35 °C; glasdeur (RR) 10/32 °C	
Besturing	Gram BioLine MPC 4.6, potentiaalvrij-contact, E-sensor, akoestisch deuren temperatuur alarm - afzonderlijk instelbaar, alarm historie, en offset mogelijkheid van de ruimte- en E-sensor	
Inwendig / Uitwendig	ABS / Wit gelakt of roestvaststaal	
Afmetingen mm (B x D x H)	595 x 640 x 1776/1976	
Bruto inhoud	346 liter	
Netto inhoud	312 liter	
Netto gewicht	Onverpakt netto gewicht zonder optioneel interieur: 78 kg	
Maximaal aantal roosters en lades	25 roosters, 13 lades en 5 draadmanden*	
Isolatie	50 mm HFC vrij cyclopenthaan	
Koelmiddel	R600a / R134a	
Co ₂ e	R134a: 172	R134a: 136
Koelcapaciteit bij -10 °C	R600a 207 Watt / R134a 226 Watt	-
Koelcapaciteit bij -25 °C	-	R600a 175 Watt / R134a 195 Watt
Energieverbruik	0,73 kWh/24h	2.13 kWh/24h
CO ₂ e	R134a: 172	R134a: 136
Geplaatst op:	Poten**	
Aansluiting	230 V, 50 Hz	
Geluidsniveau	35.1 dB(A)	38.6dB(A)
Luchtgeleiding	Gram BioLine luchtgeleidingssysteem	
Ontdooiing	Smart defrost met automatische ontdooiing en herverdamping dooiwater	

* BioLine kasten worden standaard zonder roosters of lades geleverd. De indeling kan door de klant naar wens worden ingevuld.
** Ook verkrijgbaar met wielset, zonder meerprijs.